

SANTRİFÜJ CİHAZI BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

1.0 CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:

- ✓ Laboratuvar

2.0 SORUMLULAR

- 🌐 Aile Hekimi ve Eğitim Aile Sağlığı Elemanı

3.0 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- 🌐 Bakım yapımında cihazın enerjisi kesilmelidir.Bakım bittikten sonra kontrollü olarak enerji verilir.
- 🌐 Kullanımı sırasında cihaz çalışırken kapak açılmaya çalışılmamalıdır.
- 🌐 Cihaza yükleme dengeli olmalıdır.

4.0 KULLANIMI

- 🌐 Cihaz çalışılan ürüne göre programlanır(cihazın hızı,santrifüj süresi).
- 🌐 Tüpler godelere karşılıklı dengelenerek yerleştirilir.
- 🌐 Santrifüj kapağı kapatılır.START düğmesine basılır.
- 🌐 Süre bitiminde santrifüj kapağı açılır.Tüpler dikkatlice çıkartılır.

5.0 BAKIMI

- 🌐 Cihazın genel temizliği günlük yapılır.Cihazın genel bakımı yılda bir defa yapılır.

EASM Sorumlu Hekim